

COLD THAT CARES
evermed

Istruzioni per l'utente
User Instruction
Instructions pour l'utilisateur

**GUIDA RAPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE RAPIDE**


**ARMADIO REFRIGERATO
REFRIGERATED CABINET
ARMOIRE REFRIGEREE**

ADVANCED

VERS. 0124



DESCRIZIONE DEI COMANDI E PULSANTI

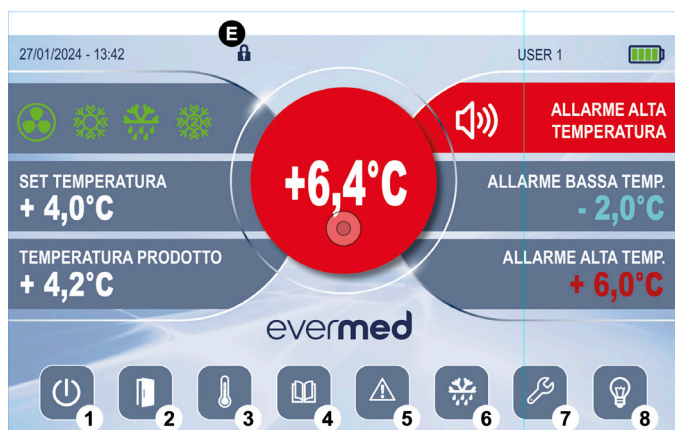

SCARICA IL MANUALE COMPLETO

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) Tasto ON/OFF | (5) Cronologia allarmi |
| (2) Tasto/Icona porta | (6) Avvio sbrinamento manuale (se presente) |
| (3) Tasto Setpoint | (7) Menù setting |
| (4) Menù dati | (8) Illuminazione interna (se presente) |

AVVIAMENTO

Quando la scheda viene alimentata, subito dopo il test iniziale di controllo, comparirà il tasto **ON/OFF** su fondo nero.

- premere il tasto **ON/OFF** per accendere l'apparecchio
- selezionare la lingua desiderata premendo sull'icona della bandiera corrispondente
- sul display compare la tastiera alfa-numerica
- inserire la password (**0 di default**) e premere **INVIO** per confermare ed accendere l'apparecchio

ARRESTO DELL'APPARECCHIO

- toccare il display ed inserire la password se richiesta
- premere il tasto **ON/OFF (1)**
- alla comparsa del pop-up premere il tasto conferma ✓ per spegnere l'apparecchio

BLOCCO/SBLOCCO PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo ADVANCED è dotato di una protezione di blocco-pulsanti per evitare manomissioni da parte di personale non autorizzato che si attiva automaticamente entro 30 secondi (impostabili) dopo l'ultima operazione effettuata. La condizione di blocco del pannello è indicata nella parte alta del display con la comparsa dell'icona lucchetto **E**. Per poter sbloccare la pannello, toccare il display ed immettere la password (**0 di default**).

IMPOSTARE DATA ED ORA

Per impostare la data e l'ora del display procedere come segue:

- disattivare l'eventuale blocco pannello
- premere il tasto **IMPOSTAZIONI (7)** per entrare nel relativo menù
- premere il tasto **DATA E ORA** per aprire il relativo pop-up
- selezionare il valore che si vuole modificare attraverso la sua pressione (il valore si evidenzia in bianco)
- utilizzare le frecce per modificare il valore
- confermare tutti i valori modificati premendo il tasto conferma ✓

IMPOSTARE LA TEMPERATURA

L'apparecchio è utilizzabile entro i limiti di temperatura previsti dal costruttore.

Per impostare la temperatura di lavoro al valore desiderato, agire come segue:

- premere il tasto **(3)** ed entrare nel pop-up **IMPOSTARE TEMPERATURA**
- premendo i tasti freccia impostare il valore desiderato della nuova temperatura
- premere il tasto ✓ per confermare o il tasto X per annullare




Il simbolo  indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico.

Per prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, accertarsi che questo prodotto venga correttamente smaltito e riciclato.

Per maggiori informazioni relative allo smaltimento ed al riciclaggio di questo prodotto, contattate il vostro Distributore, il Servizio post vendita oppure il Servizio trattamento dei rifiuti.

DESCRIPTION OF CONTROLS AND PUSHBUTTONS

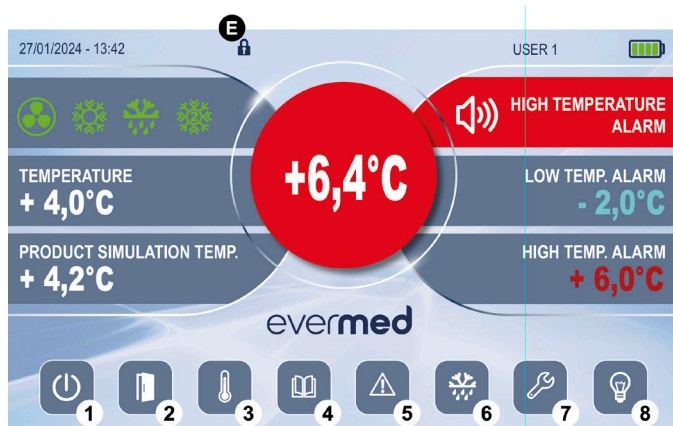

DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| (1) ON/OFF button | (5) Archive/Alarm memory |
| (2) Door button/icon | (6) Start manual defrost (if present) |
| (3) Setpoint button | (7) Menu setting |
| (4) Data menu | (8) Internal lighting (if present) |

START-UP

- When the control panel is powered, immediately after the initial control test, the **ON/OFF** button will appear on a black background.
- press the **ON/OFF** button to switch on the appliance
 - select the language desired by pressing on the corresponding flag icon
 - the alpha-numeric keyboard appears on the display
 - enter the password (**0 by default**) and press ENTER to confirm and turn on the device

STOPPING THE UNIT

- touch the display and enter the password if requested
- press the **ON/OFF** button (1)
- when the pop-up appears, press the confirm button ✓ to turn off the appliance

LOCK/UNLOCK THE DISPLAY

The control panel ADVANCED is equipped with a lock-button protection to prevent tampering by unauthorized personnel that automatically activates within 30 seconds (adjustable) after the last operation carried out on the keyboard itself.

The lock-button condition is indicated by the appearance of the lock symbol **E** at the top of the display. To unlock the control panel, touch the display and enter the password (**0 by default**).

DATE AND TIME SETTING

To set the date and time of the display proceed as follows:

- deactivate any keypad lock
- press the **SETTINGS** button (7) to enter the corresponding menu
- press the **DATE AND TIME** button to open the corresponding pop-up
- select the value to be changed by pressing it (the value is shown blank)
- use arrows to change the value
- validate all changed values by pressing the confirm button ✓


SETTING THE TEMPERATURE

The appliance can be used within the temperature limits specified by the manufacturer.

To set the working temperature to the desired value, proceed as follows:

- from the main menu press the button (3) to open the **SET TEMPERATURE** pop-up
- press the arrow keys to set the desired value of the new temperature
- confirm by pressing the ✓ button or cancel with the X button




The symbol  means that this product should not be treated as a household waste.

To prevent potential negative consequences for the environment and health, be sure this product is correctly disposed of and recycled.

For further information on the disposal and recycling of this product, please contact your Distributor, after Sales Service or the waste Treatment Service.

DESCRIPTION DES CONTRÔLES ET BOUTONS

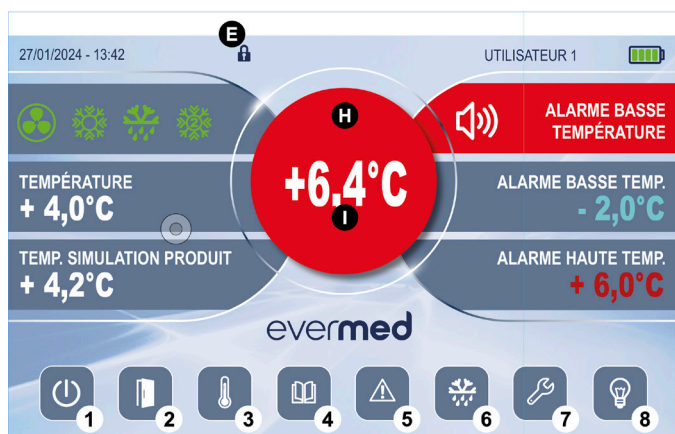

TÉLÉCHARGER LE MANUEL COMPLET

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Touche ON/OFF | (5) Mémoire alarmes |
| (2) Touche/icône de porte | (6) Dégivrage manuel (s'il est présent) |
| (3) Régler la température | (7) Menu réglages |
| (4) Menu données | (8) Éclairage intérieur (s'il est présent) |

DÉMARRAGE

- Lorsque la carte est alimentée, immédiatement après le test de contrôle initial, le bouton **ON/OFF** apparaîtra sur fond noir.
- appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer l'appareil
 - sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur l'icône du drapeau correspondante
 - le clavier alphanumérique apparaît sur l'écran
 - saisissez le mot de passe (**0 par défaut**) et appuyez sur **ENTER** pour confirmer et allumer l'appareil

ARRÊT DE L'APPAREIL

- touchez l'écran et entrez le mot de passe si demandé
- appuyez sur la touche **ON/OFF (1)**
- lorsque la pop-up apparaît, appuyez sur la touche de confirmation ✓ pour éteindre l'appareil

VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Le panneau de contrôle ADVANCED est équipé d'une protection de verrouillage des boutons pour empêcher toute altération par du personnel non autorisé qui est automatiquement activée dans les 30 secondes (réglable) après la dernière opération effectuée. La condition de verrouillage du panneau est indiquée en haut de l'écran avec l'apparition de l'icône du cadenas **E**. Pour déverrouiller le panneau, touchez l'écran et saisissez le mot de passe (**0 par défaut**).

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

- Pour régler la date et l'heure de l'affichage, procédez comme suit:
- désactiver tout verrouillage du panneau
 - appuyez sur la touche **RÉGLAGES (7)** pour accéder au menu correspondant
 - appuyez sur la touche **DATE ET HEURE** pour ouvrir la fenêtre contextuelle correspondante
 - sélectionnez la valeur que vous souhaitez modifier en appuyant dessus (la valeur est surlignée en blanc)
 - utilisez les flèches pour changer la valeur
 - confirmez toutes les valeurs modifiées en appuyant sur la touche de confirmation ✓

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

- L'appareil peut être utilisé dans les limites de température fixées par le fabricant. Pour régler la température de travail à la valeur souhaitée, procédez comme suit:
- appuyez sur la touche **(3)** du menu principal et entrez dans la fenêtre contextuelle **RÉGLER LA TEMPÉRATURE**
 - en appuyant sur les touches fléchées, régler la valeur souhaitée de la nouvelle température
 - appuyez sur la touche ✓ pour confirmer ou sur la touche X pour annuler



Le symbole  indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique.

Pour éviter tout risque de pollution de l'environnement et de santé, veillez à ce que ce produit soit correctement pris en charge et recyclé au terme de sa durée de vie.

Pour tout complément d'information concernant la prise en charge et recyclage de ce produit, veuillez contacter votre Distributeur, le Service Après-vente ou le Service de traitement des déchets.